

GlutenTox•Pro Surface Fast



Guía Rápida

REF KIT3003 (KT-6406)



Procedimiento del test

1. Restriegue la zona algodonosa de la tira (extremo blanco inferior) sobre cinco puntos de 1cm² o sobre un rectángulo de 5 x 1 cm. Distribuya los cinco puntos de muestreo de manera representativa en la superficie objeto de estudio.
2. Abra el bote con la solución de dilución y ponga el extremo blanco de la tira (zona algodonosa) en contacto con el líquido.
3. Deje reposar la tira en el bote y espere 10 minutos. Si a los 4 minutos aparece una línea roja, la superficie tiene una contaminación de gluten equivalente a > 10 ppm.

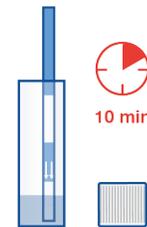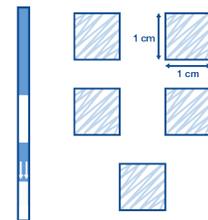

Interpretación de resultados

1. Lectura final a los 10 minutos

2. Lectura inicial a los 4 minutos



Negativo
Limpio



Positivo
Contaminado



Inválido



Línea control
Línea test
Positivo
>10 ppm de gluten